

Wie öffnet man ein CITOVAL?

Anleitung zum öffnen des CITOVAL Grundkörpers

erstellt von Ferry Häntsch 01/2020

1. Objektiv abschrauben



Den Ring zum fixieren der Beleuchtungsbefestigungen gegen den Uhrzeigersinn drehen, als wolle man ihn abdrehen. Geht aber nicht, er wird dann wieder fest. Jetzt einfach beherzt weiterdrehen und das gesamte Objektiv löst sich!

2. Definierte Position Markieren



Zoomring an einen der Anschläge drehen und die Position aller Ringe zueinander anzeichnen. So weiß man später, wie alles wieder zusammengehört.

3. Fixierring entfernen



Falls man (wie ich) kein Spezialwerkzeug dafür hat, zwei passende Metallstifte in die Löcher des zweiten Rings von außen stecken und Ring abschrauben. Kann durch verhartetes Fett recht schwer gehen.